

Dinamometro digitale

D01810



Scala di misura: da 5 a 100 Kg.

Divisioni della scala: 0,1 Kg.

Dimensioni : mm. 154x235x62

Peso: g. 620

Istruzioni per l'uso

1. Afferrare lo strumento con una mano e ruotare il regolatore dell'impugnatura fino a farla corrispondere alla seconda articolazione del dito indice piegato a 90°.
2. Accendere lo strumento premendo il tasto ON.
3. Rilassati ed in posizione eretta, allungare in avanti il braccio ed esercitare la massima forza di chiusura della mano. Evitare durante la prova che lo strumento, abbassandosi, vada a toccare il corpo.
4. Leggere il valore sul display. Rimarrà visibile fintanto che non verrà effettuata una seconda prova.
5. Se si effettuano misure in successione, sul display comparirà il valore medio.
6. Se si desidera una misura assoluta, spegnere lo strumento dopo ogni prova.
7. Si può effettuare un'altra serie di misure con valore medio dopo aver riacceso lo strumento.
8. Se non si effettuano misure, lo strumento si spegne automaticamente dopo un minuto.

Precauzioni per l'uso

- o Se viene premuto il pulsante ON durante la prova, il risultato sarà errato.
- o La regolazione dell'impugnatura, non deve essere inferiore a 4 cm. come indicato sulla scala graduata nell'impugnatura stessa.
- o Fare attenzione che lo strumento non cada a terra. Potrebbe venir danneggiato irreparabilmente. E' uno strumento di precisione. Maneggiarlo sempre con delicatezza.
- o Non lasciare esposto lo strumento ai raggi diretti del sole. Non lasciarlo in ambienti surriscaldati o vicino a fonti di calore. Evitare che lo strumento si bagni.
- o Per la pulizia, utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente neutro e acqua. Non usare mai solventi od alcool. Potrebbero danneggiare le superfici dello strumento.